


Guía Rápida: Modificar Valores de Referencia

Cómo editar el valor de referencia de una prueba ya existente.


Paso 1 Ubica la prueba

Ve a Ajustes → Mantenedores → Prestaciones y activa el check Mostrar Filtros. Esto te permitirá filtrar y buscar la prueba que necesitas.

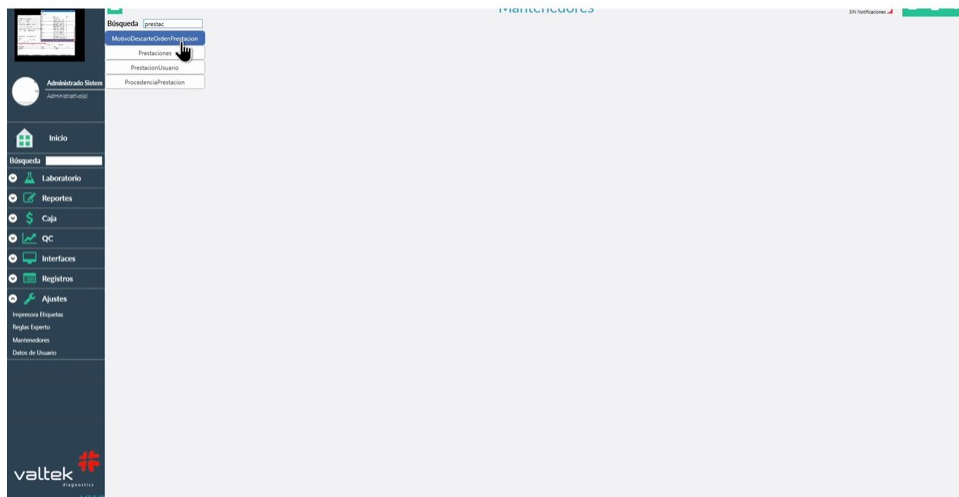

Paso 2 Entra a la configuración de la prueba

Con la prueba encontrada, haz clic en la tuerca y luego en Configurar Prueba.

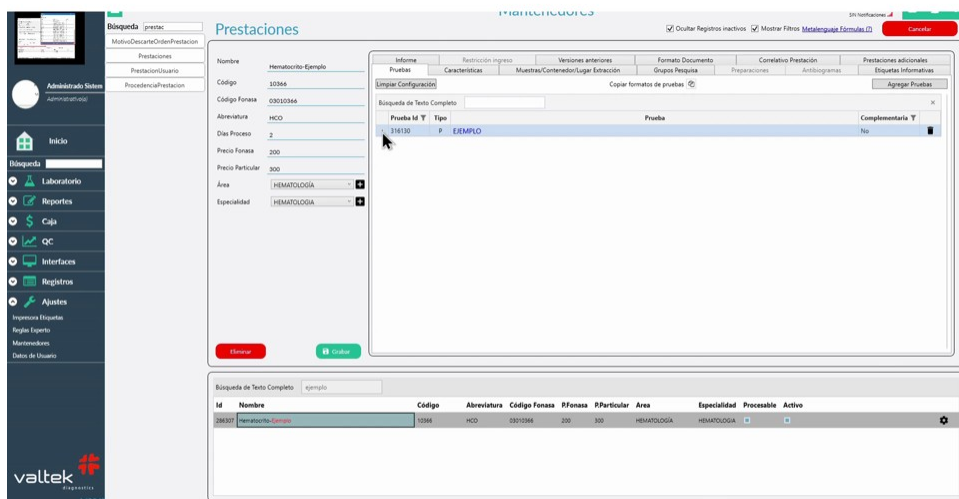

Paso 3 Modifica el valor y graba

Ubica el valor de referencia a modificar y haz clic en el lápiz. Ajusta el formulario según necesites (puedes agregar valores críticos si corresponde) y presiona Grabar. El valor quedará modificado con éxito — recuerda que estos cambios se reflejan una vez reiniciado ProActive.

Descripción	U.Medida	Método	Mues	Bajo	Alto	Crítico Alto
NIROS 2	mg/dL	Oxidasa por Seng		2	3	3

 **Tip:** si el cambio no se ve reflejado de inmediato, reinicia ProActive — los ajustes de valores de referencia se aplican tras el reinicio.